


LT 5.40 Entleerungsset Technische Informationen LT 5.40 Draining set Technical Information











Beachten Sie die Sicherheitshinweise der EasySyn Reactor Systeme!
Observe the operating instructions of the EasySyn Reactor Systems!

Auspacken / Unpacking

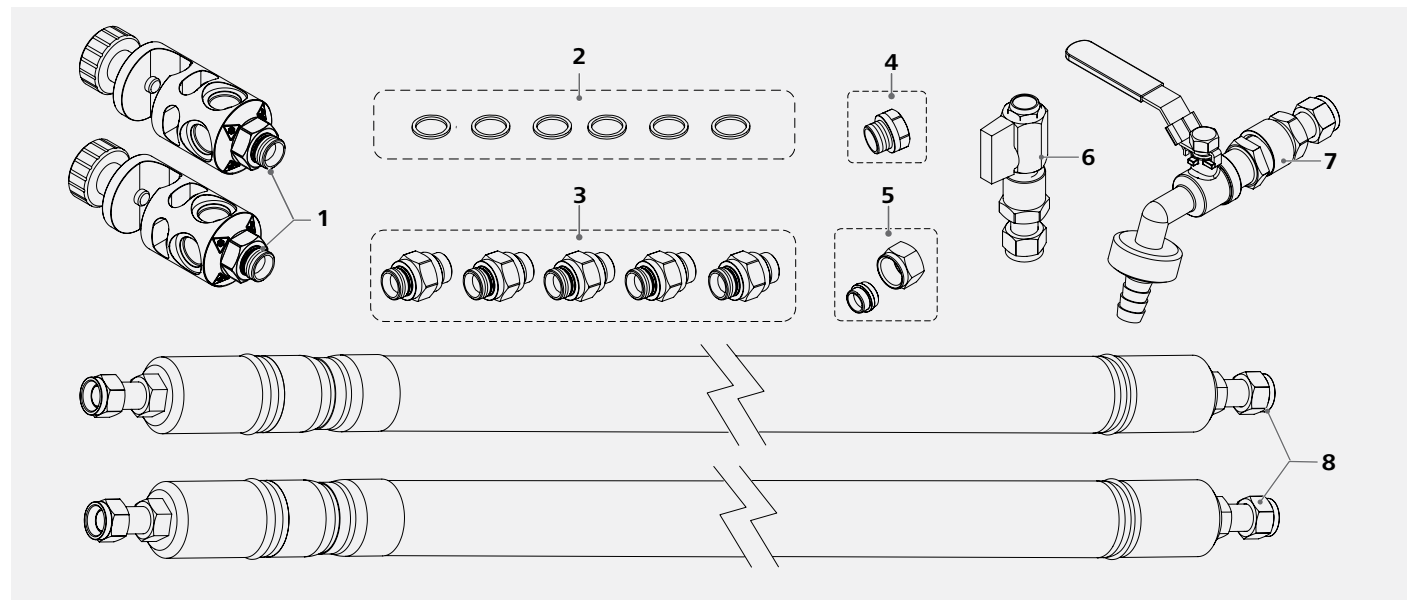

Aufstellen / Installation

Montage des Entleerungsset / Assembling the draining set

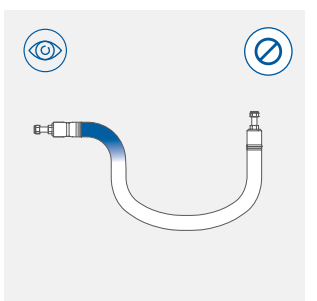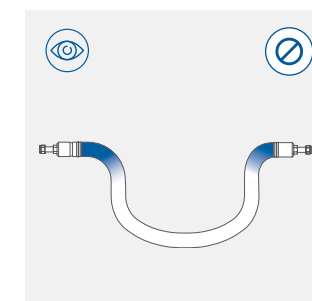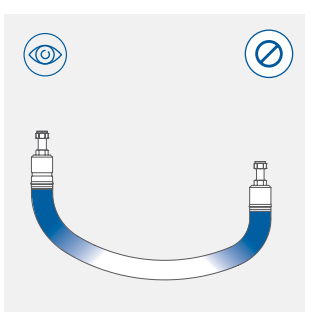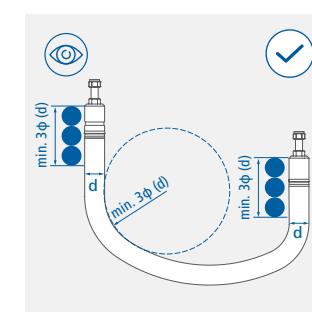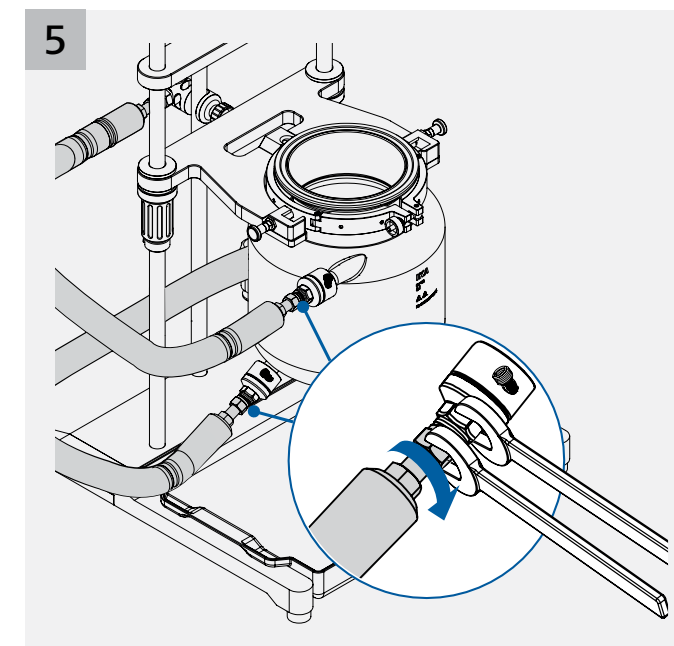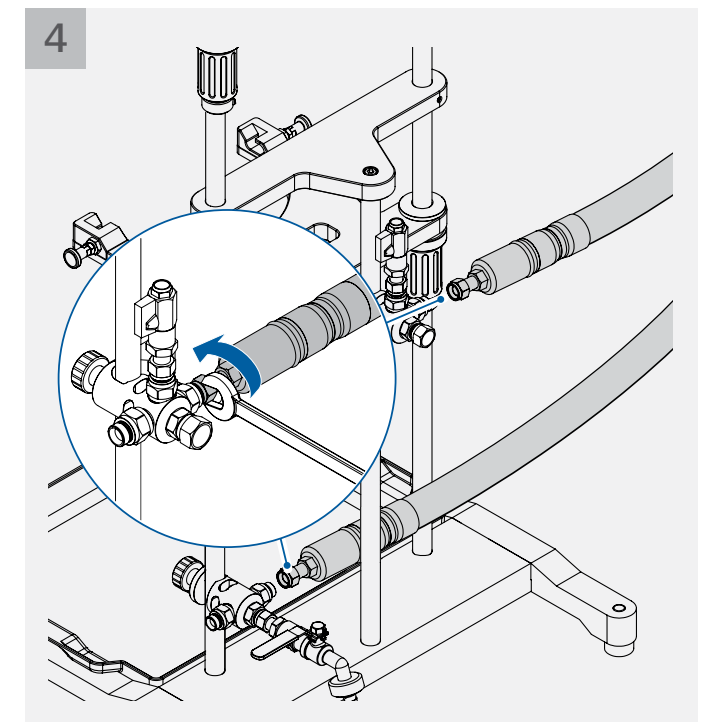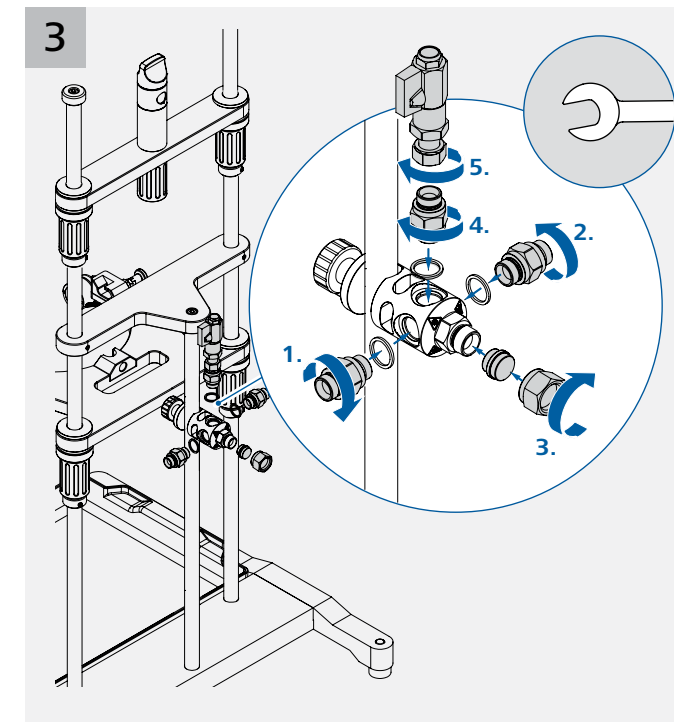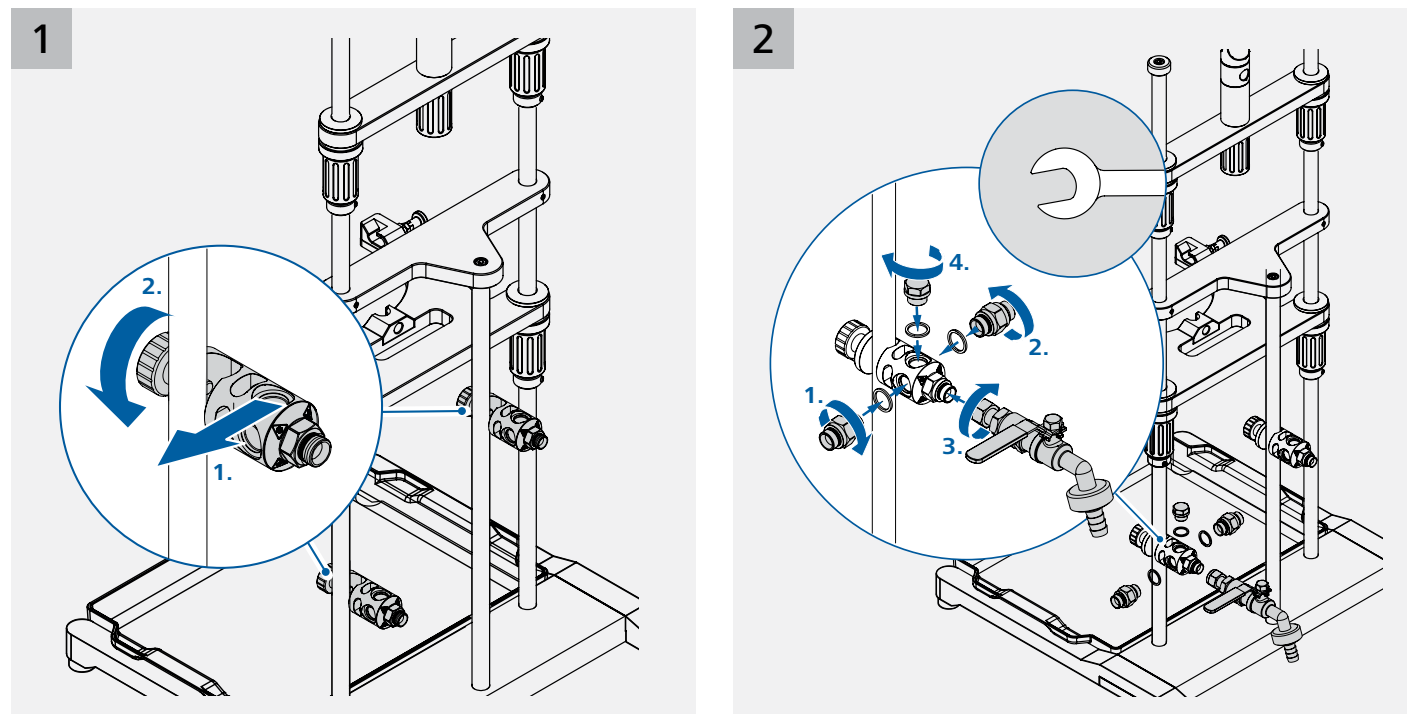

DE Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um den Schlauchadapter zu fixieren, und einen weiteren Schraubenschlüssel um die Schlauchkupplung am Schlauchadapter zu befestigen.


⚠ Beachten Sie die Gefahr von Glasbruch!
Das empfohlene Anzugsdrehmoment beträgt 25 Nm.

EN Use a wrench to fix the hose adapter and use another wrench to fasten the hose coupling to the hose adapter.




⚠ Note the risk of glass breakage!
Recommended tightening torque: 25 Nm.

DE Hinweis: Vermeiden Sie Biegespannungen (blauer Bereich) durch starkes Biegen am Temperierschlauch! Der Biegeradius des Schlauches sollte nicht kleiner sein als das 3-fache des Schlauchdurchmessers.

EN Note: Avoid flexional stress (blue area) due to sharp bending on the tempering hose! The hose bending radius should not be less than 3 times of the hose diameter.

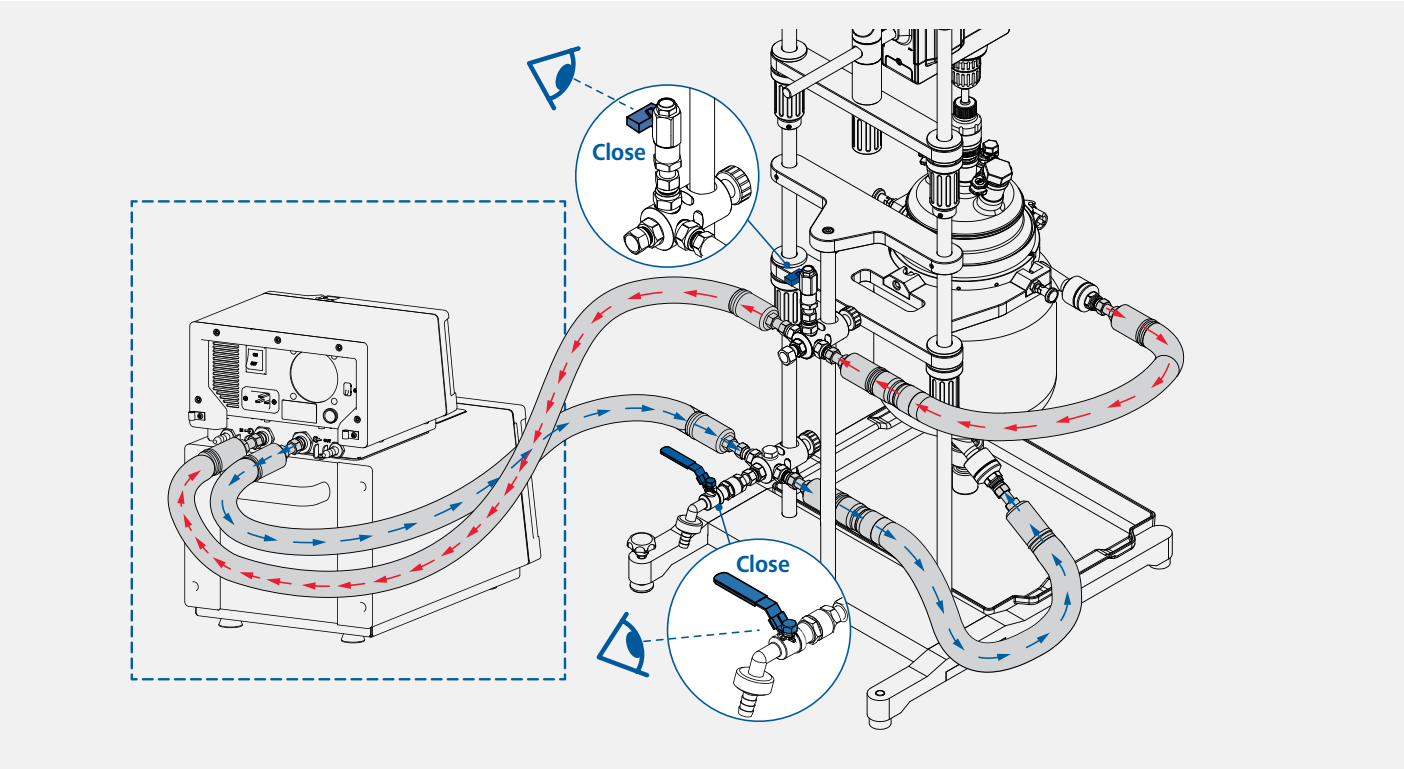


- DE Hinweis:**
- 1) Stellen Sie sicher, dass die Ventile auf "geschlossen" stehen, wenn Sie einen externen Thermostaten anschließen!
 - 2) Stellen Sie sicher, dass der "Zirkulationsvorlauf" von dem Thermostaten an den unteren Anschluss und der "Zirkulationsrücklauf" in den Thermostaten an den oberen Anschluss des Reaktorgefäßes angeschlossen ist.
- EN Note:**
- 1) Ensure the valves are switch to "close" position when connecting an external circulator!
 - 2) Ensure the "circulation flow" from the circulator is attached to the lower connection and "circulation return" into the circulator is attached to the higher connection of the reactor vessel.

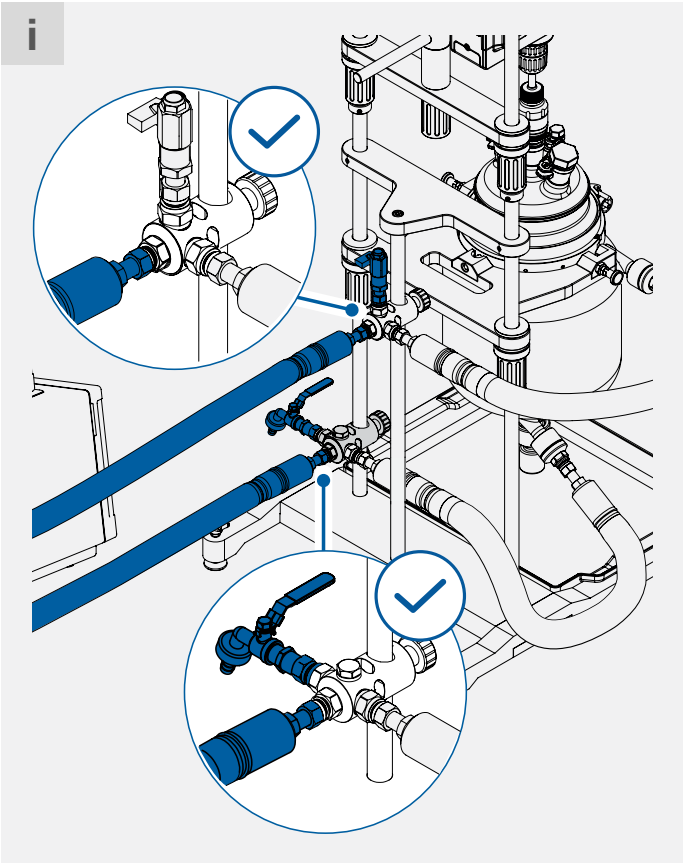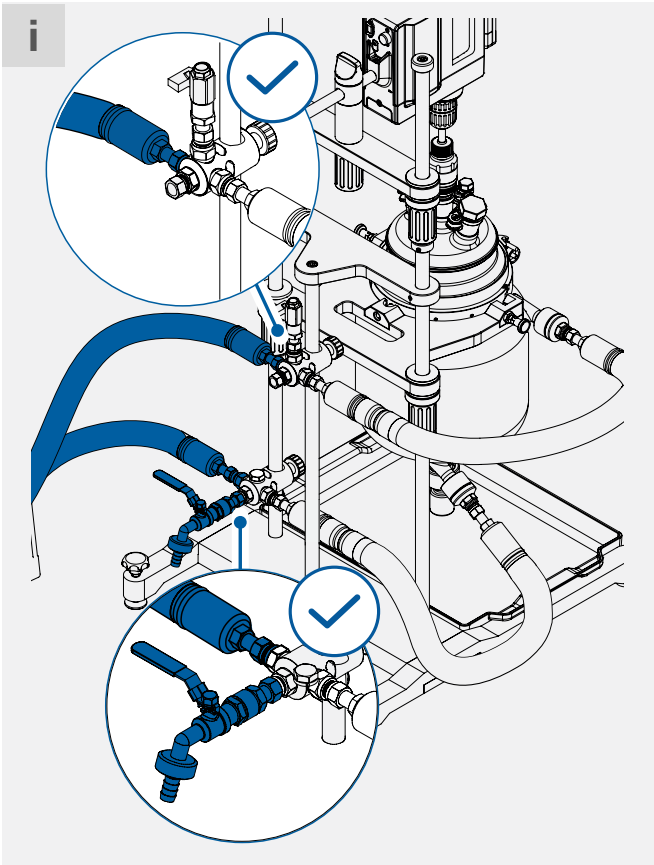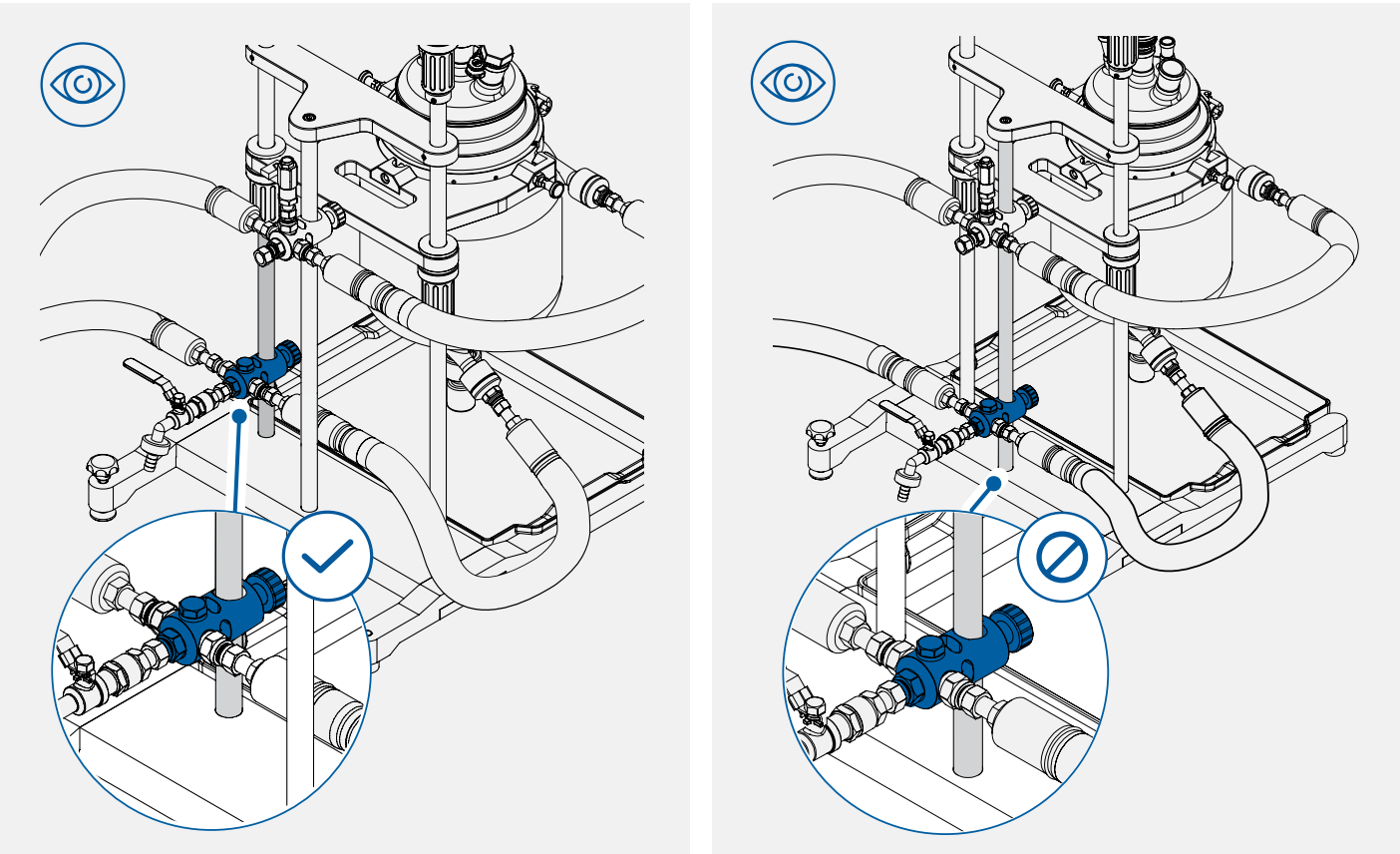

- DE** ⚠ Achten Sie bei der Montage des Entleerungssets auf die Stabilität des Reaktorsystems!
- EN** ⚠ Note the stability of the reactor system when assembling the draining set!

Entleeren der Temperierflüssigkeit / Draining of the thermal fluid

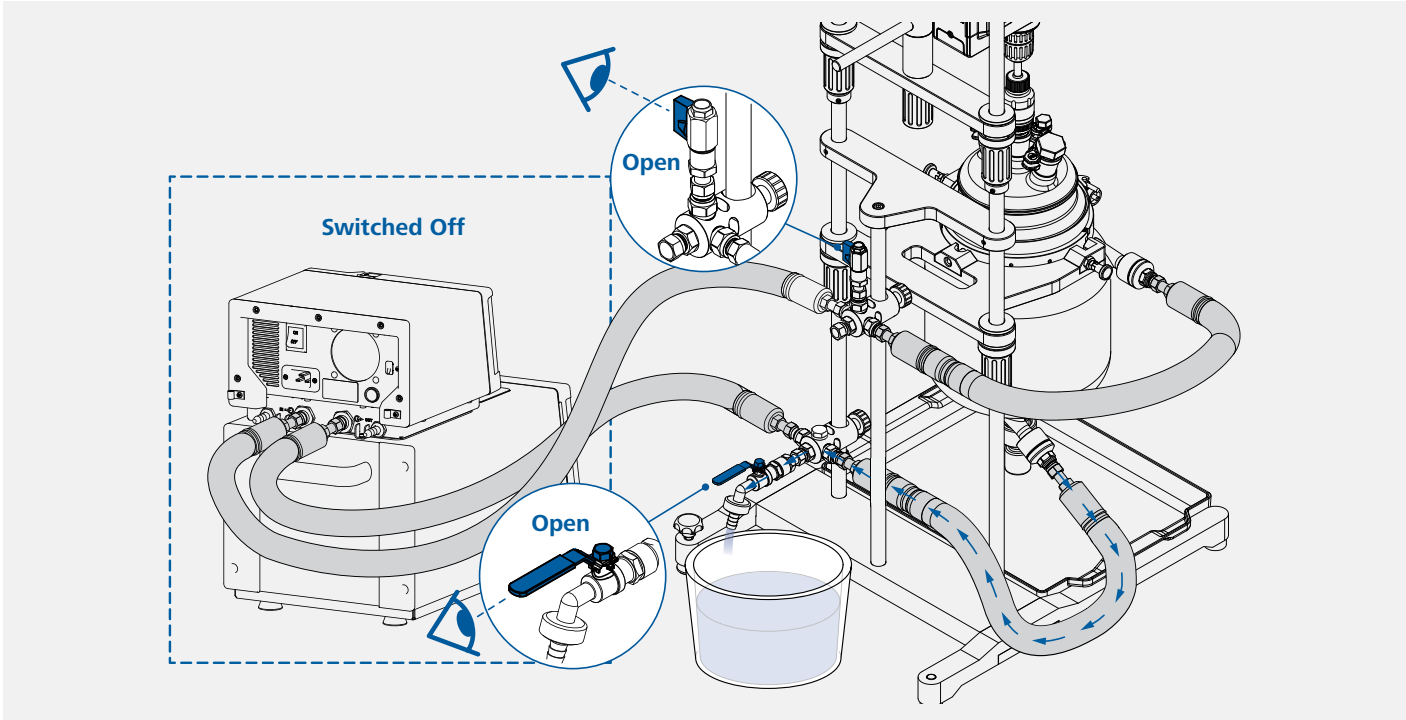

- DE Hinweis:** Achten Sie beim Entleeren darauf, dass die Ventile beim Ablassen der Temperierflüssigkeit in die Stellung "Offen" geschaltet sind und der Thermostat ausgeschaltet ist.
- EN Note:** Make sure that the valves are switched to the "Open" position when draining the thermal fluid and that the thermostat is switched off.