

Roztok čisticí Elma Lab Clean pro ultrazvukové lázně

Přípravky Elma Lab Clean se používají pro ultrazvukové čištění. Dodávají se jako koncentráty.



- 3 typy: silně alkalický **elc A25**, neutrální **elc N10** a silně kyselý **elc S20**
- koncentráty (v UZ čističkách se používají ředěné v 1 nebo 2% koncentraci)
- lze je použít i pro čištění postřikem
- podrobnější informace naleznete níže v katalogových listech (data sheetech) ke stažení
- balení: 1, 2,5, 10 nebo 25 l

Typ přípravku	Popis	Typ znečištění	Vhodný pro	Nevhodný pro
elc A25	silně alkalický přípravek, pH 12, používá se v 1% koncentraci při teplotě 50 – 75 °C	tuky, oleje, zbytky po broušení a leštění, zbytky pryskyřice a dehtu, usazeniny vápenatého mýdla, krev, sliny, zbytky bílkovin, kostí a tkání, zbytky etiket	sklo, keramiku, kov (včetně titanu) a plasty odolné vůči alkáliím	hliník, hořčík, slitiny lehkých kovů a sklo citlivé na alkálie; u těžkých kovů (měď, mosaz + další slitiny mědi) může dojít k tmavému zbarvení
	Soubory ke stažení: Data Sheet elc A25 , Bezpečnostní list elc A25			
elc N10	neutrální přípravek, pH 7, používá se ve 2% koncentraci při teplotě 30 – 75 °C	jemné emulze, lehké tuky a oleje, vápenatá mýdla, otisky prstů, prach, zbytky etiket a popisovačů	kov (včetně hliníku a slitin lehkých kovů), sklo, keramiku a plast	slitiny hořčíku (doporučuje se test)
	Soubory ke stažení: Data Sheet elc N10 , Bezpečnostní list elc N10			
elc S20	silně kyselý přípravek, pH 1,5, používá se v 1% koncentraci při teplotě 50 – 75 °C	rez, minerální oleje, tuky, usazeniny vápenatého mýdla, pojiva, tavicí přísady	nerez ocel, sklo, keramika, plast	hliník, hořčík, slitiny lehkých kovů, sklo a plasty citlivé na působení kyselin
	Soubory ke stažení: Data Sheet elc S20 , Bezpečnostní list elc S20			

Obj. číslo	Popis	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
410 017 800 085	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc A25	1	3-4 týdny	675 Kč
410 017 800 086	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc A25	2,5	3-4 týdny	1 375 Kč
410 017 800 087	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc A25	10	3-4 týdny	4 625 Kč
410 017 800 088	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc A25	25	3-4 týdny	11 000 Kč

Obj. číslo	Popis	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
410 017 800 075	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc N10	1	3-4 týdny	575 Kč
410 017 800 076	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc N10	2,5	3-4 týdny	1 125 Kč
410 017 800 077	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc N10	10	3-4 týdny	3 575 Kč
410 017 800 078	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc N10	25	3-4 týdny	8 225 Kč
410 017 800 190	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc S20	1	3-4 týdny	825 Kč
410 017 800 191	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc S20	2,5	3-4 týdny	1 750 Kč
410 017 800 192	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc S20	10	3-4 týdny	5 975 Kč
410 017 800 193	Čisticí roztok pro UZ lázně	elc S20	25	3-4 týdny	12 300 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.